

取扱説明書

モノタロウ 実体顕微鏡用 LED リング照明 USB タイプ

注文コード：76666294/76666303

このたびは、実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

● LEDライトを直接のぞきこんだり、人に向けたりしないでください。視力を損なうなど、思わぬ事故の原因になります。 ● 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、使用にあたっては、必ず大人の方が常に管理できる状況でしてください。

注意

● 本製品に防水能力はありませんのでご注意ください。 ● 過度な衝撃や振動をあてないでください。故障の原因となります。 ● 本製品の使用前には必ず、部品が全て揃ってあることを確認し、各部に傷、損傷、破損がないか確認してください。 ● 高温多湿、直射日光の当たる場所、車内での放置はしないでください。故障の原因となります。 ● 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色、ひび割れなどにつながるおそれがあります。 ● 取り付け可能なレンズ先端部の寸法は30Φmm～65Φmmです。指定寸法を守らず取り付けると、本製品が落下したり破損したりするおそれがあります。 ● 本製品を固定するときは、固定用ネジをしめすぎないでください。樹脂製固定用ネジが破損したり、金属製固定用ネジにより実体顕微鏡が損傷するおそれがあります。


仕様

注文コード	76666294	76666303
色温度/照度 ^{※1}	14000K/33000Lux	6500K/8500Lux
LEDタイプ/使用数	砲弾型/52個	表面実装型/70個
寸法/重量	外形120mm×内径95mm×厚さ40mm/200g	
取り付け穴径	30Φmm～65Φmm	
定格電圧/電流/電源方式	5V/1A/USB供給	

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

※¹W.D.100mm時の照度となります。

2 各部の名称

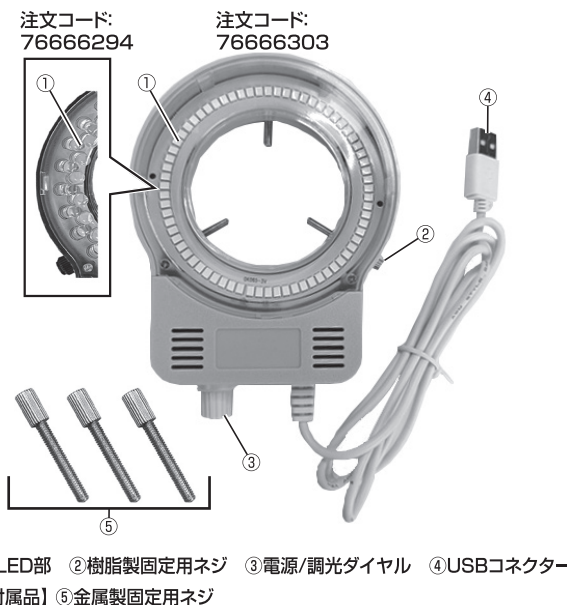

3 使いかた

取り付けかた

※ レンズカバーの先端がテーパ形状の製品には取り付けできません。

1 実体顕微鏡に本製品を合わせる

- LED面を下にして取り付けてください。
- 実体顕微鏡のレンズカバー先端に合わせます。
- 電源/調光ダイヤルが操作できる位置に合わせます。

2 本製品を固定する

- 固定用ネジがレンズカバー先端の溝に合うように高さを調整します。
- 固定用ネジを3カ所回して、均等に締めつけます。
- 確実に固定されたことを確認してください。
- 使用用途にあわせて樹脂製、金属製の固定用ネジを選択してください。

電源の供給方法

3 USBコネクタを接続する

- USBコネクタをパソコンやモバイルバッテリーなどに接続します。
- USB(電源)ケーブルの長さは約1.2mです。ケーブルに余裕を持たせてご使用ください。
- 本製品に蓄電能力はございません。USBコネクタを接続した状態でご使用ください。

電源のON / OFF、調光方法

4 電源/調光ダイヤルを操作する

- 電源がOFFの状態ダイヤルを右に回すと電源がONになります。
- 電源がONの状態ダイヤル右に回すと光量増、左に回すと光量減します。
- 電源がONの状態ダイヤルを左にいっぱいまで回すと電源がOFFになります。

