

手持屈折計 R シリーズ 採光板交換手順

- ◎この商品は、手持屈折計 R シリーズ専用の採光板です。それ以外のご使用はしないでください。
- ◎採光板交換の際には必ず本書をお読みになり、正しく取り付けをおこなってください。

交換方法

1. 準備

採光板交換前に次のものを準備してください。

- ①屈折計
- ②新品の採光板（止めネジ付）
- ③小型のマイナスドライバー（先端刃幅 2.4 ～ 3.0 mm）


2. 交換

採光板を以下の手順に従って交換してください。


採光板を交換する際に屈折計本体のプリズム面にキズを付けないよう注意して作業をおこなってください。

- ①不要になった採光板の止めネジをマイナスドライバーで緩めてください。


※ネジの取り付け方向は、イラスト（右図）と左右逆の場合があります。

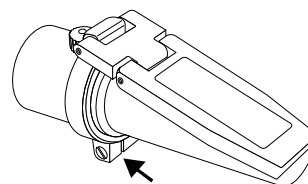


- ②不要になった採光板を屈折計本体から外してください。

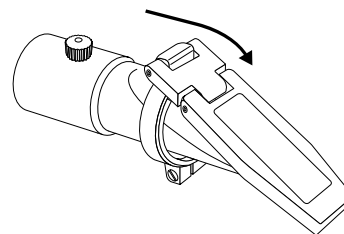

- ③新しい採光板は以下を参考に屈折計本体へ取り付けてください。

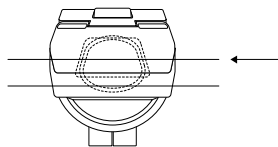

採光板は、表面がザラザラした面を下にし、プリズム面に対して平行に取り付けてください。

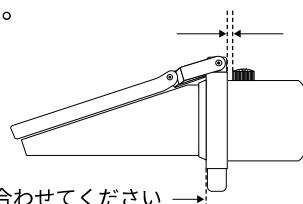

採光板が正しい位置にある場合、採光板と調整ツマミの間にすき間ができます。

位置を合わせてください。

- ④新しい採光板の止ネジをマイナスドライバーで締め付け、屈折計本体から外れないよう固定してください。

ご不明な点がございましたらお買い上げ店または弊社にご相談ください。



株式会社佐藤計量器製作所

101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-4

TEL 03-3254-8111 FAX 03-3254-8119