

センサー付試料容器 電気抵抗型 AW用

取扱説明書

このたびは、当社製品をお求めいただき誠にありがとうございます。

本製品は、水分活性測定装置 AW-1s のセンサー付試料容器 電気抵抗型です。水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。水分活性測定装置 AW-1 では使用できません。

仕様

品目コード	060990-031
水分活性測定範囲	0.200～1.000 aw
水分活性測定精度	±0.02 ※1
寸法・質量	57 (W) × 40 (D) × 44 (H) mm (コネクタ部除く)・約 30 g
試料容器部 寸法	φ40 × 25 mm 20 mL
付属品	試料容器 5 個、電気抵抗型センサー保護フィルター φ35 5 枚、B型シリカゲル 1 個


※1 0.230～0.973 aw/スタビリティモード、校正後±0.1 aw以内で、同じ測定条件の時。

使用方法


試料を試料容器の 7～8 割まで入れます。

その後、センサー付試料容器の蓋をしっかりと締め込み、水分活性測定装置本体へ差し込みます。

測定方法は、水分活性測定装置の取扱説明書をご参照ください。

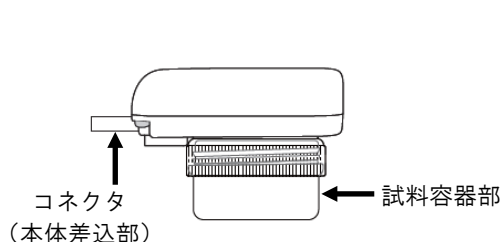

側面図

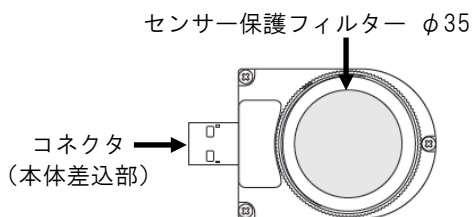

センサー付試料容器の蓋 裏面図

⚠注意

- 保管時は、付属の B 型シリカゲル を試料容器部に入れ、センサー付試料容器の蓋をしめて保管してください。
- センサー保護フィルターが汚れた場合は、交換してください。測定値に影響を与えることがあります。
- コネクタは、PC へは差し込まないでください。

■スペアパーツと消耗品

試料容器 20 mL AW 用 10 入 (品目コード 060990-012)

電気抵抗型センサー保護フィルター φ35 AW 用 10 入 (品目コード 060990-014)

柴田科学株式会社

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)
☎ 0120-228-766 FAX 048-933-1590

<https://www.sibata.co.jp>