


三眼実体顕微鏡

ご使用の前に、下表より梱包内容をご確認ください。
組み立て方法については裏面に記載しています。各製品の取扱説明書とあわせてご覧ください。
この製品情報で使用している画像はご購入いただいた製品と異なる場合があります。

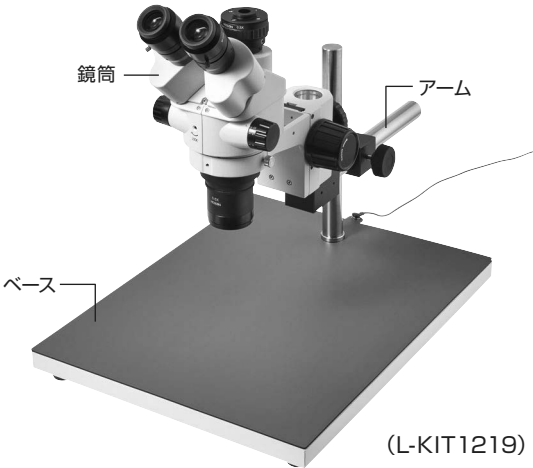

【各種照明】



L-711



L-703



L-718



L-711-1



L-703-1

【構成】

品番	鏡筒 / レンズ	ベース / アーム	照明	品番
L-KIT1219	L-471 / L-472-0.5 L-546-20 / L-58-0.5	L-525 / L-424	—	L-KIT1219
L-KIT1220			L-711 / L-711-1※	L-KIT1220
L-KIT1221			L-703 / L-703-1※	L-KIT1221
L-KIT1222			L-718	L-KIT1222


※ L-711-1 拡散フィルターは L-711 LEDライトに、L-703-1 クランプセットは L-703 LEDライトに同梱されています。

組み立て方法

1 ベースの組み立て

右図のようにベースを組み立てます。

導電性カラーマットを使用する場合は、先にマットを面ファスナーで固定してください。

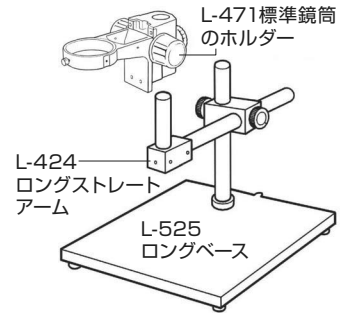

2 顕微鏡の準備

接眼レンズを鏡筒に差し込み、鏡筒をホルダーにセットします。

コンバージョンレンズについて

コンバージョンレンズを装着すると、広範囲を観察できます。詳細は鏡筒の取扱説明書をご参照ください。



3 照明の取り付け


照明を取り付けます。

取付方法は、付属の取扱説明書をご参照ください。

お手持ちのCマウントカメラを、顕微鏡に取り付ける場合

カメラにカメラアダプターを取り付け、鏡筒のカメラアダプター装着部に差し込みます。詳細は鏡筒の取扱説明書をご参照ください。

Cマウントカメラ

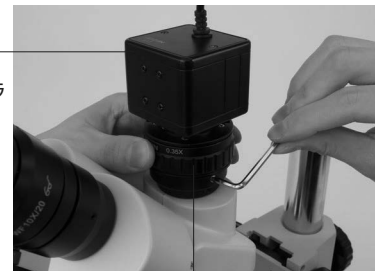

L-472-0.5
カメラアダプター

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



マイクログスコープの選定をサポート

Zoom & Focus



Zoom & Focus | 検索

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00、13:00～17:00】