

三眼実体顕微鏡

ご使用前に、下表より梱包内容をご確認ください。
 組み立て方法については裏面に記載しています。各製品の取扱説明書とあわせてご覧ください。
 この製品情報で使用している画像はご購入いただいた製品と異なる場合があります。



【構成】

品番	鏡筒 / レンズ / ベース	カメラ	照明	品番
L-KIT1248	L-47	L-851	—	L-KIT1248
L-KIT1249			L-711 / L-711-1*	L-KIT1249
L-KIT1250			L-703	L-KIT1250
L-KIT1251			L-716	L-KIT1251

※ L-711-1 拡散フィルターは L-711 LEDライトに同梱されています。

組み立て方法

照明の取り付けは下記手順の最後に行いますが、L-716 LEDライト（同軸落射）を使用する場合は、途中で取り付ける必要があります。組み立て前にL-716の取扱説明書をご確認ください。

1 顕微鏡の組み立て

右の画像のように、顕微鏡を組み立てます。



2 カメラの準備

カメラに付いている50mmマウントベースを外します。詳細はカメラの取扱説明書をご参照ください。



3 カメラの取り付け

カメラにカメラアダプターを取り付け、顕微鏡のカメラアダプター装着部に差し込みます。詳細は顕微鏡の取扱説明書をご参照ください。



カメラアダプター

4 照明の取り付け

照明を取り付けます。取付方法は、付属の取扱説明書をご参照ください。

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



マイクログラフの選定をサポート

zoom & Focus



Zoom & Focus | 検索

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00、13:00～17:00】