


実体顕微鏡

ご使用前に、下表より梱包内容をご確認ください。
組み立て方法については裏面に記載しています。各製品の取扱説明書とあわせてご覧ください。

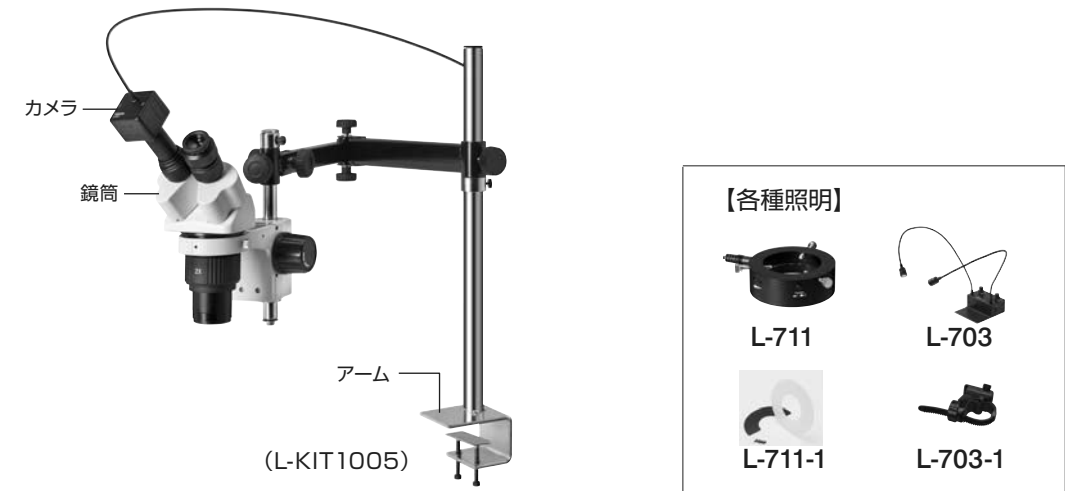

【構成品】

品番	鏡筒 / レンズ	アーム	カメラ	照明	品番
L-KIT1005	L-514 / L-546-10 L-58-0.5	L-503 L-503-1	L-837 L-845	—	L-KIT1005
L-KIT1006				L-711 / L-711-1※	L-KIT1006
L-KIT1007				L-703 / L-703-1※	L-KIT1007

L-KIT1008	L-514 / L-546-10 L-58-0.5	L-503 L-503-1	L-836 L-845	—	L-KIT1008
L-KIT1009				L-711 / L-711-1※	L-KIT1009
L-KIT1010				L-703 / L-703-1※	L-KIT1010

※ L-711-1 拡散フィルターは L-711 LEDライトに、L-703-1 クランプセットは L-703 LEDライトに同梱されています。

組み立て方法

下記の説明で使用している画像はご購入いただいた製品と異なる場合があります。

1 アームの設置

フレキシブルアームを作業台等に設置します。
詳細は取扱説明書をご参照ください。

2 L-503-1・L-514のホルダーの取り付け

L-503-1、L-514の取扱説明書をご参照ください。

3 顕微鏡の接続

2に鏡筒、接眼レンズを装着します。

コンバージョンレンズについて

コンバージョンレンズを装着すると、広範囲を観察できます。詳細はL-514の取扱説明書をご参照ください。



4 照明の取り付け

照明を取り付けます。
取付方法は、付属の取扱説明書をご参照ください。

顕微鏡にカメラを取り付ける場合

5 カメラと顕微鏡アダプターの接続

顕微鏡アダプターの本体に変換用リング30mmφを取り付けます。
カメラ、顕微鏡アダプターの保護キャップを外し、ねじ込んで接続します。



6 顕微鏡とカメラの接続

顕微鏡の片方の接眼レンズを取り外し、カメラを取り付けた顕微鏡アダプターを挿入します。

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail : th@hozan.co.jp
【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品についてもWebサイト上にてご購入いただけます。 <https://www.hozan.co.jp/>



マイクروسコープの選定をサポート

zoom & Focus



Zoom & Focus 検索

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024