


実体顕微鏡

ご使用の前に、下表より梱包内容をご確認ください。
組み立て方法については裏面に記載しています。各製品の取扱説明書とあわせてご覧ください。
この製品情報で使用している画像はご購入いただいた製品と異なる場合があります。

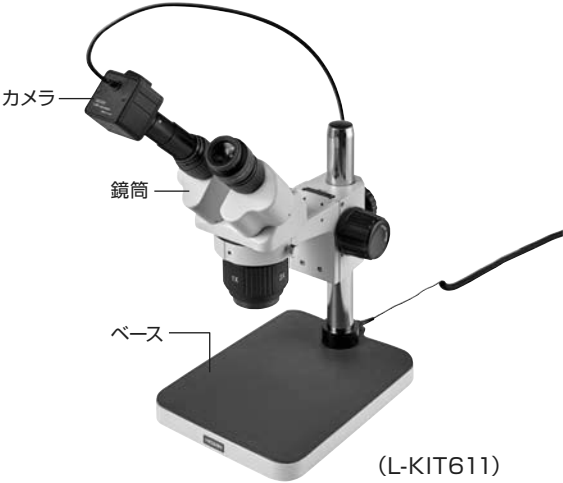

【各種照明】


L-711


L-711-1


L-703


L-716

【構成品】

品番	鏡筒 / レンズ / ベース	カメラ	照明	品番
L-KIT611	L-51	L-837 L-846 L-846-2	—	L-KIT611
L-KIT612			L-711 / L-711-1※	L-KIT612
L-KIT613			L-703	L-KIT613
L-KIT1059			L-716	L-KIT1059

L-KIT779	L-51	L-836 L-846 L-846-2	—	L-KIT779
L-KIT780			L-711 / L-711-1※	L-KIT780
L-KIT781			L-703	L-KIT781
L-KIT1060			L-716	L-KIT1060

※ L-711-1 拡散フィルターは L-711 LEDライトに同梱されています。

組み立て方法

照明の取り付けは下記手順の最後に行いますが、L-716 LEDライト（同軸落射）は途中で取り付ける必要があります。組み立て前にL-716の取扱説明書をご確認ください。

1 顕微鏡の組み立て

実体顕微鏡を組み立てます。
L-51の取扱説明書をご参照ください。




2 照明の取り付け

照明を取り付けます。
取付方法は、付属の取扱説明書をご参照ください。

顕微鏡にカメラを取り付ける場合

1 カメラ、レンズ、顕微鏡アダプターの接続

レンズの保護キャップを外し、顕微鏡アダプターを取り付けます。
カメラの保護キャップを外し、ねじ込んで接続します。

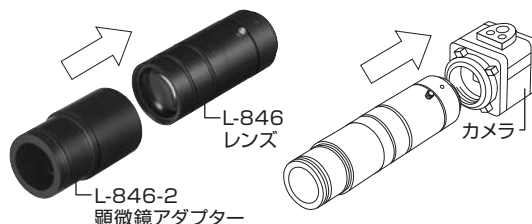

2 顕微鏡とカメラの接続

顕微鏡の片方の接眼レンズを取り外し、1を挿入します。
詳しくはそれぞれの取扱説明書をご参照ください。



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00、13:00～17:00】

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



マイクロ스코プの選定をサポート

zoom & focus



Zoom & Focus 検索

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024