HOZAN L-536

X-Yステージ 業務用



本製品はX軸・Y軸に移動するステ-) ジです。用途以外には使用しないで

取扱説明書

このたびはホーザン L-536 X-Yステー ジをお買い上げいただき、まことにありが とうございます。本製品は観察対象物の 細かな移動に便利なX-Yステージです。



梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、 お求めの販売店もしくは当社までお申し出ください。 この取扱説明書には下記のマークをつけています。

⚠ 拡大損害が予想される事項

- この取扱説明書をよくお読みいただき、 大切に保管してください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、 この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの 販売店もしくは当社にご連絡ください。

もくじ

各部の名称	2-3
安全上のご注意	3
使用方法 ······	4-5
・準備	4
・使用方法	5
メンテナンス・保管方法	5
製品の廃棄について	5
故障かな?と思ったら	6
お問い合わせ窓口	6
基本仕様	6
交換部品	7
静雷気対策の規格について …	

各部の名称




梱包内容



各部の名称

寸法図

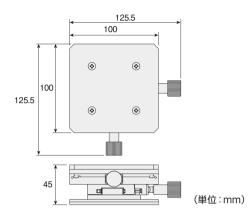

安全上のご注意

使用前にこの「安全上のご注意」をよく お読みのうえ、正しく使用してください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

△拡大損害が予想される事項 ◇禁止行為 ●必ず行う

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

⚠ 警告 …死亡、重傷をともなう重大事故のおそれがある内容のご注意

⚠ 注意 …傷害や物的損害のおそれがある内容のご注意

なお、△ 注意 として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

	・ 注意 傷害や物的損害のおそれがある内容のご注意			
絵表示	重要事項	危害・損害		
\bigcirc	分解・改造しない。			
	耐荷重を超える重量物には使用しない。	ケガ・故障のおそれがある。		
0	水平で安定した場所に設置する。			
0	電子部品を取り扱う際は、必ずアースする。	基板など観察対象物損傷のおそれがある。		


使用方法

進 備

ベースをご用意ください。

● L-521 標準ベース / L-50 実体顕微鏡 に取り付ける場合

ステージ固定ネジを緩めます。 ステージを取り外し、本体を取り付けます。 ステージを取り外した個所にベースプレート を取り付けてください。 位置を決め、L-521のステージ固定ネジで 固定します。

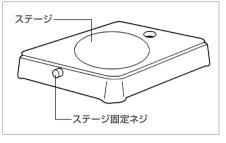

L-521/L-50 以外に使用する場合は、ベースの上に本体を直接置いてください。 ベースと本体をテープなどで固定すると操作時のズレを抑えられます。

静電気対策が必要な場合

導電性カラーマットのホック(オス)にアース線の ホック(メス)を接続します。

電線の他端は被覆を抜き取ってアースしてください。

※ 電線は必要に応じて加工してください。


↑ 注意 器物損傷のおそれがある。



ホックの着脱は慎重に行ってください。 ホックと電線の接続部分が折れるおそ れがあります。



導電性カラーマットをご使用の際には 必ずアースしてください。基板など観 察対象物破損のおそれがあります。

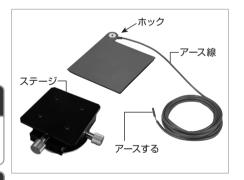

使用方法

使用方法

1. 本体を設置する

本体を水平で安定した作業台に設置します。

2. 観察作業を行う

観察対象物をステージの上に置き、ツマミを回してX軸またはY軸方向にステージを移動させ ます。

ストロークはX軸・Y軸ともに±35mmです。





無理にツマミを回さないでください。破損するおそれがあります。

メンテナンス・保管方法

保守、お手入れ

● お手入れの際は乾拭きしてください。

保管方法



ケガや器物損傷のおそれがある。



子どもの手の届かない安全なところに保管してください。


● 高温・湿気・ホコリを避けて保管してください。

製品の廃棄について

廃棄するときは各自治体(または事業所)の廃棄方法に従ってください。

故障かな?と思ったら

よくあるご質問(FAQ)

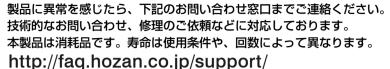



お問い合わせ窓口

ホーザン テクニカルホットライン

606-6567-3132

E-mail: th@hozan.co.jp

[月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00] https://www.hozan.co.jp/



基本仕様

ステージ寸法	100×100mm	
ストローク	X軸 ±35mm、Y軸 ±35mm (ツマミ1回転で18.5mm)	
適応機種	L-50、L-521	
外形寸法	125.5 (W) ×45 (H) ×125.5 (D) mm	
重量	850g	
材質	アルミ合金	
耐荷重	2kg	

■ 導電性カラーマット、アース線 付

交換部品

Webサイトに交換部品などの情報を掲載しております。

交換部品



品番	品名	仕様
L-527-1	導電性カラーマット	100(W)×100(D)mm
F-129	アース線	サイズ:1.25mm²×2m、ホック径:7mmΦ

製造元ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12 https://www.hozan.co.jp/

静電気対策の規格について

ホーザンの静電気製品は、国際規格 (IEC61340-5-1) を基にした国内の団体規格 (RCJS-5-1%) を参考に管理しております。

付属品の導電性カラーマットが該当する規格値は下表となります。

表: ESD保護アイテムに対する要求事項 (RCJS-5-1から抜粋)

【アイテム個別の要求事項】

	点間抵抗 Rp (Ω)	EPAグラウンド抵抗、または グラウンド可能接続点への抵抗 Rg (Ω)
作業表面、保管棚、	1×10 ⁴ ≦Rp≦1×10 ¹⁰	7.5×10⁵≦Rg≦1×10°
トロリー及びカート	注1	注1

注1…ESDコーディネータが承認した場合には、規定された下限抵抗値以下の抵抗は許容される。

※ 一般財団法人 日本電子部品信頼性センター (RCJ) が公表している規格。 『静電気現象からの電子デバイスの保護 一般要求事項 (RCJS-5-1) 』

