


取扱説明書

顕微鏡ST-30R-P

この度、本製品をご購入いただき、ありがとうございます。
本製品をご使用の前に、必ず本取扱説明書をよく読み、
十分ご理解の上で使用ください。

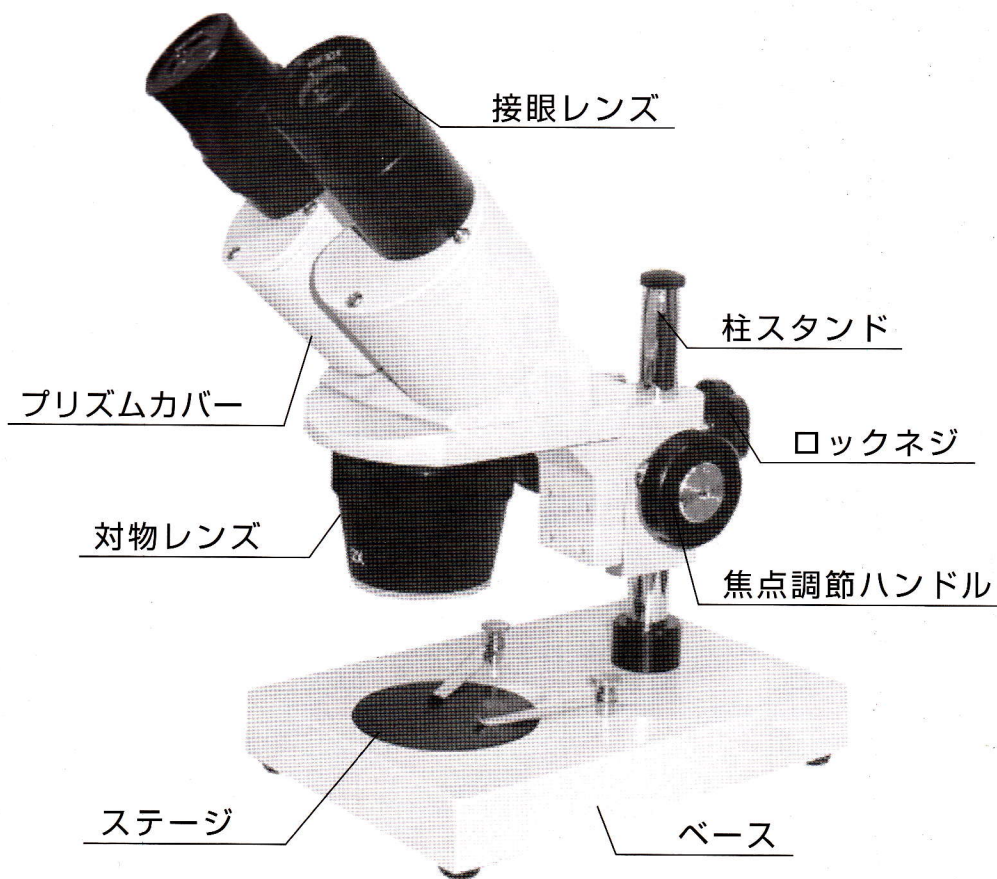

1. ご使用の前に

1_1 注意

- 1) 本製品は、精密器具なので、運送中、顕微鏡の移動時には衝撃を与えないように、慎重に扱ってください。
- 2) 本製品は、乾いた清潔な場所に置いてください。陽射しに直接に当たるところに顕微鏡を出さないでください。高温や振動を避けてください。本製品の適用環境は、室内において、温度は0℃-40℃、湿度は85%です。
- 3) イメージを明確に保つには、レンズの表面に指紋か染みを残さないでください。

1_2 日常点検

- 1) すべてのレンズは、清潔に保ってください。レンズ表面に細かい塵があった場合、ハンディ送風機で吹くか、柔らかいレンズティッシュで拭き取ってください。レンズ表面に指紋や油があった場合、アルコールとエーテルは、3:7比例で出来た混合物で塗れたティッシュで拭き取ってください。
- 2) 他の表面(特に樹脂表面)に有機溶液を使わないで下さい。必要な時に、中性洗剤をお選びください。
- 3) 本製品を分解したり、改造したりしないでください。
- 4) ご使用の後、埃カバーで本製品を覆ってください。そして、錆びが出ないように乾いた清潔な場所に保管してください。

2. 操作について

まず、発泡スチロール容器を箱から出し、安定した場所に置いてください。開封時に落ちないように、容器を慎重に開けてください。顕微鏡とその付属部品の欠品や破損がないかを容器の中をよく確認してください。

2_1 標本のセット

標本をステージプレートにセットし、クリップでスライドを固定してください。

2_2 焦点の調整

ロックネジを緩め、右の接眼レンズで見ながら標本のアウトラインを視野に見つけるまでステレオヘッドブラケットを上下動かしします。そして、ロックネジを締め、ステレオヘッドの高さを柱に固定してください。イメージは鮮明になるまで焦点調節ハンドルを回してください。そして、左眼チューブの視度調整リングでイメージが鮮明になるまで調整してください。

2_3 眼幅範囲の調整

観察時には眼幅を調節するため、プリズムカバー部を左右に動かしてご使用ください。

2_4 倍率のチェンジ

倍率カバーを2Xか4Xになるまで回してください。

3. 仕様及び特徴について

接眼レンズ	WF10(視野数20)	スタンド	柱
対物レンズ	2倍・4倍(可変式)	ヘッド	直立ヘッド
眼幅調整範囲	55-75mm	ステージ	プレーン
視度調整範囲	±5Ω		ステージ
接眼部傾斜角	45°	アイキャップ	有
作動距離(mm)	53	クリップ	有
プレート	φ60mm B/W	ダストカバー	有
質量(g)	1670	高さ(mm)	160
ベース寸法(mm)	114(幅) x 168(奥行き) x 22(高さ)		
焦点調整	鏡体上下動式		

4. 故障と対処について

故障	原因	対処
1) 視野に埃がある	標本に埃があった 接眼レンズに埃があった 倍率レンズに埃があった	標本をきれいにする レンズ表面をきれいにする 眼幅範囲を再調整
2) ダブルイメージ	眼幅範囲は正確ではない 視度範囲は正確ではない 倍率は間違っている	視度範囲を再調整 正しい倍率を使用 レンズ表面をきれいにする
3) イメージは鮮明ではない	倍率レンズに埃があった	正確な位置に調整
4) 切込みのイメージ	倍率は、完全に光路に入っていない	

5. 保証期間について

MODEL	ST-30R-P	注文番号	#07335526
品質保証期間	購入日	年	月 日から1年間

発売元 株式会社 Monotaro
 フリーダイヤル 0120-443-509
<http://www.monotaro.com>