

Dispenser Selection Chart

耐薬品表

試薬	Disp. S	Disp. S Orga
アセトアルデヒド	+	+
酢酸 (氷酢酸) 、100%	+	+
酢酸、96%以下	+	+
無水酢酸		+
アセトン	+	+
アセトニトリル	+	+
アセトフェノン		+
塩化アセチル		+
アセチルアセトン	+	+
アクリル酸	+	+
アクリロニトリル	+	+
アジピン酸	+	
アリルアルコール	+	+
塩化アルミニウム	+	
アミノ酸	+	
アンモニア、20%以下	+	+
アンモニア、20～30%		+
塩化アンモニウム	+	
フッ化アンモニウム	+	
硫酸アンモニウム	+	
酢酸n-アミル	+	+
アミルアルコール (ペンタノール)	+	+
塩化アミル (クロロペンタン)		+
アニリン	+	+
塩化バリウム	+	
ベンズアルデヒド	+	+
ベンゼン (ベンゾール)	+	+
ベンジン (石油ベンジン) 沸点70～180℃		+
塩化ベンゾイル	+	+
ベンジルアルコール	+	+
ベンジルアミン	+	+
塩化ベンジル	+	+
ホウ酸、10%以下	+	+
プロモベンゼン	+	+
プロモナフタレン	+	+
ブタンジオール	+	+
1-ブタノール	+	+
酢酸n-ブチル	+	+
ブチルメチルエーテル	+	+
ブチルアミン	+	+
酪酸	+	+
炭酸カルシウム	+	
塩化カルシウム	+	
水酸カルシウム	+	
次亜塩素酸カルシウム	+	
四塩化炭素		+
クロロナフタレン	+	+
クロロアセトアルデヒド、45%以下	+	+
クロロ酢酸	+	+
クロロアセトン	+	+
クロロベンゼン	+	+
クロロブタン	+	+
クロロホルム		+
クロロスルホン酸		+
クロム酸、50%以下	+	+
クロム硫酸	+	
硫酸銅	+	
クレゾール		+
クメン (イソプロピルベンゼン)	+	+

試薬	Disp. S	Disp. S Orga
シクロヘキサン		+
シクロヘキサノン	+	+
シクロペンタン		+
デカン	+	+
1-デカノール	+	+
ジベンジルエーテル	+	+
ジクロロ酢酸		+
ジクロロベンゼン	+	+
ジクロロエタン		+
ジクロロエチレン		+
ジクロロメタン		+
軽油 (灯油) 沸点 250 ～ 350℃		+
ジエタノールアミン	+	+
ジエチルエーテル		+
ジエチルアミン	+	+
1,2 ジエチルベンゼン	+	+
ジエンチレングリコール	+	+
ジメチルスルホキシド (DMSO)	+	+
ジメチルアニリン	+	
ジメチルホルムアミド (DMF)	+	+
1,4 ジオキサン		+
ジフェニルエーテル	+	+
精油		+
エタノール	+	+
エタノールアミン	+	+
酢酸エチル	+	+
エチルベンゼン		+
塩化エチレン		+
フルオロ酢酸		+
ホルムアルデヒド、40%以下	+	
ホルムアミド	+	+
ギ酸、100%以下		+
グリセロール	+	+
グリコール (エチレングリコール)	+	+
グリコール酸、50%以下	+	
灯油 (軽油) 沸点 250 ～ 350℃		+
ヘプタン		+
ヘキサン		+
ヘキサン酸	+	+
ヘキサノール	+	+
ヨウ化水素酸、57%以下 **	+	+
臭化水素酸		+
塩酸、20%以下	+	+
塩酸、20 ～ 37%**		+
過酸化水素、35%以下		+
イソamilアルコール	+	+
イソブタノール	+	+
イソオクタン		+
イソプロパノール (2-プロパノール)	+	+
イソプロピルエーテル	+	+
乳酸	+	
メタノール	+	+
メトキシベンゼン	+	+
メチルベンゾエート	+	+
メチルブチルエーテル	+	+
メチルエチルケトン	+	+
ギ酸メチル	+	+
メチルプロピルケトン	+	+
塩化メチレン		+

試薬	Disp. S	Disp. S Orga
鉱油 (エンジンオイル)	+	+
モノクロロ酢酸	+	+
硝酸、30%以下	+	+
硝酸、30 ～ 70%/**		+
ニトロベンゼン	+	+
オレイン酸	+	+
シュウ酸	+	
n-ペンタン		+
過酢酸		+
過塩素酸	+	+
パークロロエチレン		+
石油、沸点 180 ～ 220℃		+
石油エーテル、沸点 40 ～ 70℃		+
フェノール	+	+
フェニルエタノール	+	+
フェニルヒドラジン	+	+
リン酸、85%以下	+	+
リン酸、85%+ 硫酸、98%、1：1	+	+
ピペリジン	+	+
塩化カリウム	+	
ニクロム酸カリウム	+	
水酸化カリウム	+	
過マンガン酸カリウム	+	
プロピオン酸	+	+
プロピレングリコール (プロパンジオール)	+	+
ピリジン	+	+
ピルビン酸	+	+
サリチルアルデヒド	+	+
シンチレーション液	+	+
酢酸銀	+	
硝酸銀	+	
酢酸ナトリウム	+	
塩化ナトリウム	+	
ニクロム酸ナトリウム	+	
フッ化ナトリウム	+	
水酸化ナトリウム、30%以下	+	
次亜塩素酸ナトリウム	+	
硫酸、98%以下	+	+
酒石酸	+	
テトラクロロエチレン		+
テトラヒドロフラン (THF) */**		+
水酸化テトラメチルアンモニウム	+	
トルエン		+
トリクロロ酢酸		+
トリクロロベンゼン		+
トリクロロエタン		+
トリクロロエチレン		+
トリクロロトリフルオロエタン		+
トリエタノールアミン	+	+
トリエチレングリコール	+	+
トリフルオロエタン		+
トリフルオロ酢酸 (TFA)		+
テルペンチン		+
尿素	+	
キシレン		+
塩化亜鉛、10%以下	+	
硫酸亜鉛、10%以下	+	

* ETFE製またはPTFE製のボトルアダプターを使用してください。
** PTFEシールを使用してください。

フッ化水素酸の分注には、プラチナ-イリジウム合金のバルブスプリングを採用したボトルトップ型分注器Dispensette® TAの使用を推奨します (別途パンフレットを参照)。
上記推奨内容は、本パンフレットの発行前に実施された試験を反映しています。分注器の取扱説明書および試薬メーカーの仕様書に記載されている指示に、必ず従ってください。上記化学物質以外にも、各種の有機・無機塩基性溶液 (生理的緩衝液など)、生体界面活性剤、細胞培養増殖地を分注できます。表に未掲載の化学物質に関する情報が必要な場合には、関東化学様までお問い合わせください。

